

BOMBA PERISTÁLTICA PORTÁTIL

Número de referencia: 500200



GUÍA DE USO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA PERISTÁLTICA

Botón de encendido/apagado

Control de velocidad de la bomba

Bomba peristáltica

Pantalla de velocidad de la bomba

Abra el rodillo con forma de concha. Coloque la sección blanda de la manguera a lo largo de los rodillos. Cierre el rodillo con forma de concha sobre la manguera.



Consejos y trucos para facilitar la puesta en marcha y el uso:

1. Cargue la unidad antes de usarla. La carga tardará unas 2 horas. Una carga completa durará hasta 11 horas.
2. Presione el botón verde de encendido / apagado para comenzar (el botón se iluminará cuando esté encendido).
3. Gire el dial de control de velocidad de la bomba en el sentido de las agujas del reloj (para acelerar) y en el sentido contrario a las agujas del reloj (para reducir la velocidad). El control de velocidad girado hasta el 100% equivale a 90 ml por minuto. El 50% equivale a 45 ml por minuto. Consulte la etiqueta en la parte superior de la unidad para obtener más detalles sobre la configuración de potencia.
4. Cuando se complete el muestreo, presione el botón verde para apagar la unidad.

Motor de la bomba

Batería

Interruptor de encendido/apagado



Cable de carga de la batería

